

Bioer Technology サーマルサイクラー ソフトウェア・アップグレード手順


ご注意！

本手順書は、Bioer Technology社サーマルサイクラーのうち、下記に該当する装置のみが対象となります。

対象装置* : **LifeECO LifeTouch GeneTouch**

*対象装置のうち、シリアルナンバーが「**MBJ**・・・」で始まるもの
(ただし、GeneTouchのMBJ6071・・・で始まるものを除く)


シリアルナンバーは
装置裏面のシールに
記載がございます。
ご確認ください。→

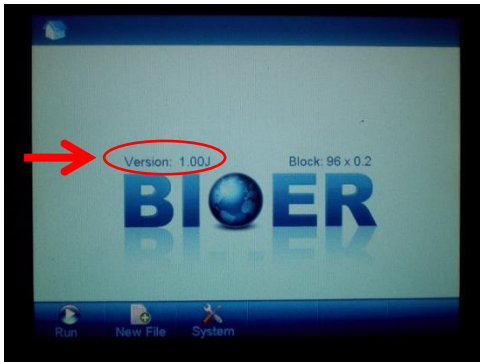

- ①メイン画面で現在のソフトウェアのバージョンを確認してから、いったん本体のPOWERスイッチをOFFにする（画像のバージョンは一例です。）



- ②アップデートのZIPファイルを解凍してできるpcrexフォルダを、USBメモリにコピーする（USBメモリにはアップデートのみにします。）

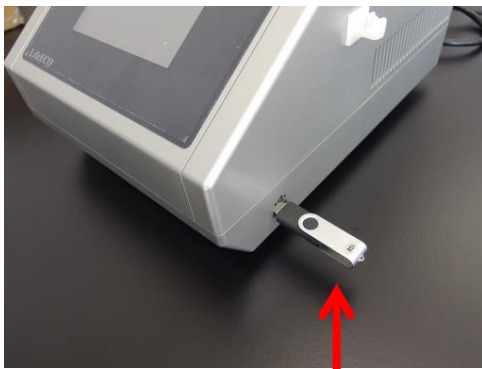



- ③本体側面のUSBポートに接続する




- ④画面にタッチしながら、本体のPOWERスイッチをONにする




- ⑤Firmware upgradeのウィンドウが表示されるので、UPGRADEボタンをタッチする

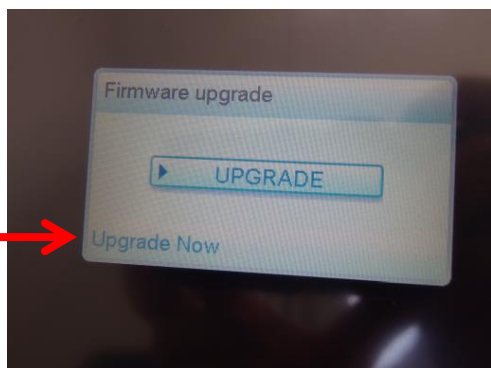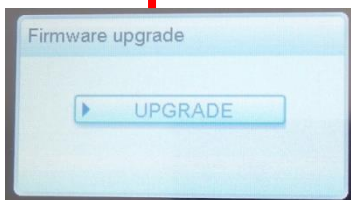

- ⑥アップグレードが開始され、Upgrade Nowと表示される
(アップグレードに必要な時間は数分です。)

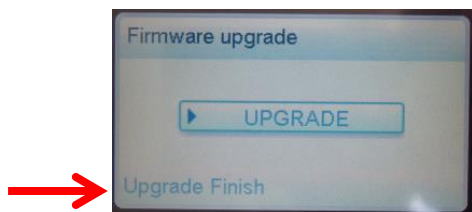

- ⑦アップグレードが完了するとUpgrade Finishと表示される

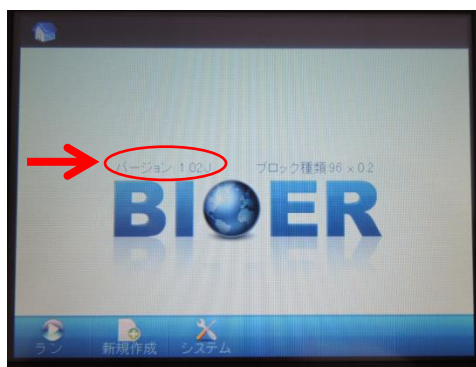

- ⑧いったんPOWERスイッチをOFFにし、USBメモリを抜く
⑨再度、POWERスイッチをONにし、バージョンがアップグレードされたか確認する
(画像のバージョンは一例です。)

以上でアップグレードは完了です。