



Blue Pippin ソフトウェア・アップグレード手順




- ① アップデータのZIPファイルを解凍してできる PippinUpgrade フォルダを、USBメモリにコピーする (USBメモリにはアップデータのみ)

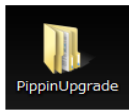


- ② Blue Pippin 前面のUSBポートに接続

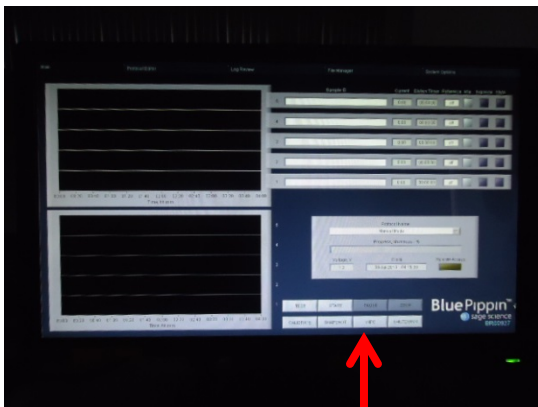


- ③ Main画面で「INFO」をクリック

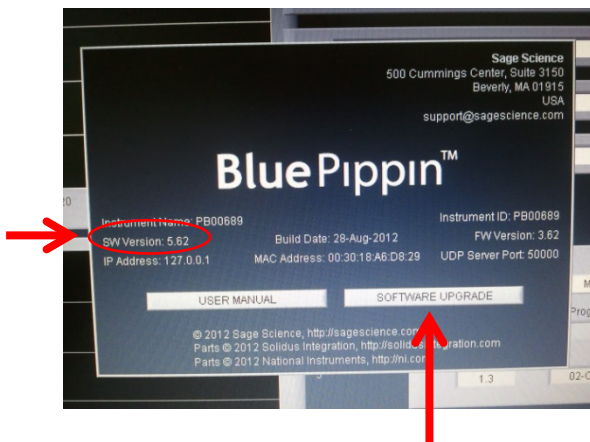


- ④ INFOウィンドウでバージョンを確認し「SOFTWARE UPGRADE」をクリック

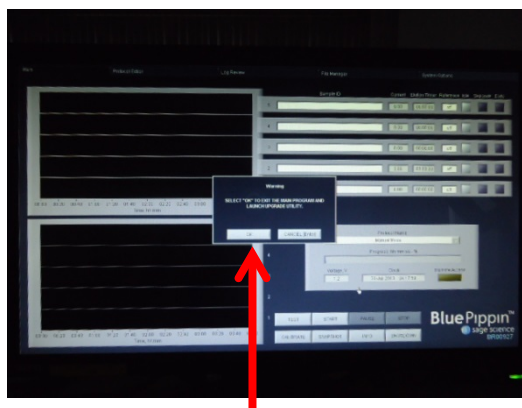


⑤「OK」をクリック

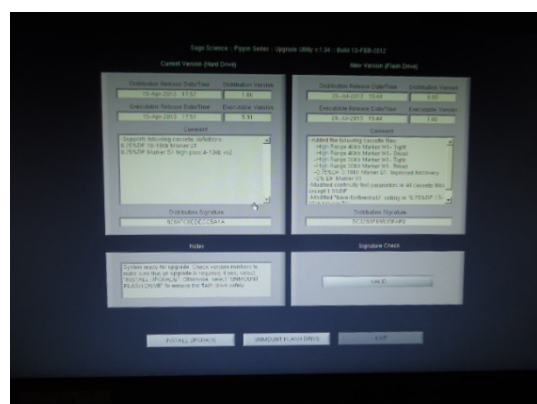


⑥メイン画面が消えて、アップグレードウィンドウに切り替わる

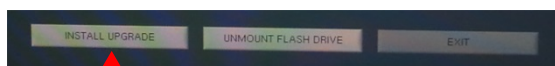


⑦画面下の「INSTALL UPGRADE」をクリック

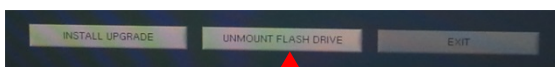


⑧「UNMOUNT FLASH DRIVE」をクリック
USBメモリを外す

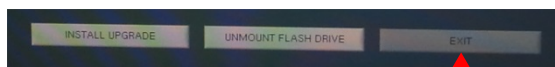

⑨「EXIT」をクリック

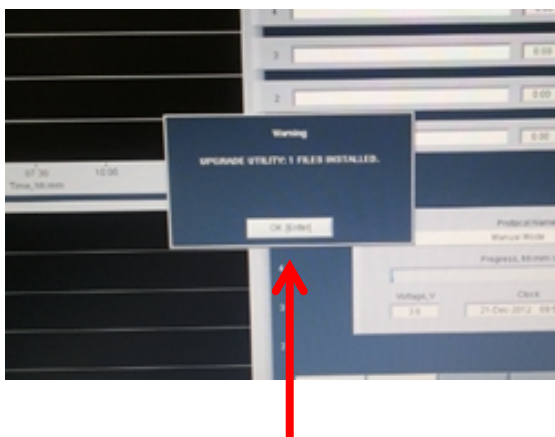


⑩Main画面に戻る
WARNINGウィンドウでインストールされたことが表示される
「OK」をクリック

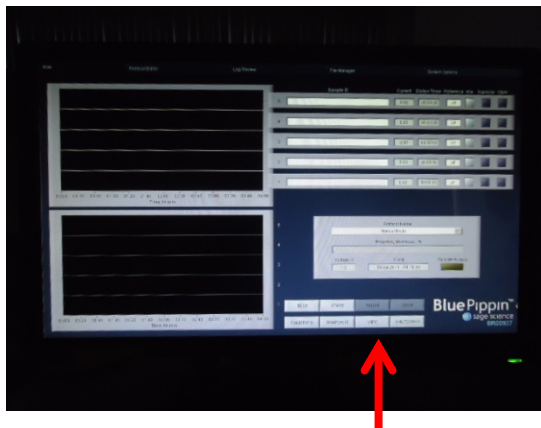

⑪「INFO」をクリック



⑫バージョンが更新されているか確認する
INFOウィンドウを閉じるには再度
「SOFTWARE UPGRADE」をクリック

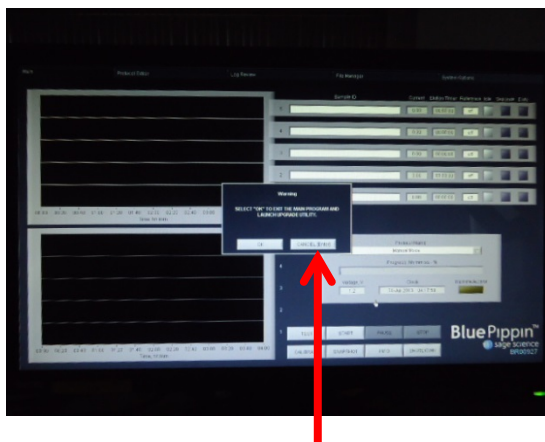

⑬アップグレードウィンドウが表示されたら
「CANCELLATION」をクリックするとメイン画
面に戻る

アップグレード操作はこれで完了です。

ログデータ送付手順

1. USBメモリを準備
2. BluePippinを起動
3. 画面上部のタブで、FileManagerを選択
4. USBメモリをBluePippin前面のUSBポートに接続
5. FileManager画面左欄にある「年-月」フォルダから該当する時期のフォルダをダブルクリックして開く
6. 該当するRunのファイル(通常4ファイル:textファイルx1、pngファイルx3ファイル)を全て選択(色反転)
* BluePippinの状態確認のためには、ログの4ファイル全てが必要です!
7. 画面右欄にUSBが認識されている状態で、画面下部のCopy to Flashをクリック
8. 画面右欄にファイルがコピーされたら、Unmount Flash DriveをクリックしUSBメモリをBluePippinから取り外す
9. USBメモリからファイルをメールに添付して送信