

## RNA-seq サービス用サンプル提出ガイドライン（細胞/組織）

連絡先: [info@genetics-n.co.jp](mailto:info@genetics-n.co.jp)

Diagenode WEBサイト: <https://www.diagenode.com/categories/chip-seq-service>

### 1. サンプルの準備

- ・採取後、細胞または組織サンプルを液体窒素で急速凍結してください。
- ・凍結後は サンプルが解凍されないようにしてください（常に -80℃ またはドライアイス上で保存する）。

\* 上記以外の条件でサンプル提出をご希望される場合は、事前にご相談ください。

### 2. 発送手順

- ・ 50 mL、15 mL、1.5 mL のいずれかのチューブにサンプルを準備し、Sample\_cell\_tissue\_ID Sheet の内容と相違が無いように注意してラベルを貼ってください。
- ・ 予期せぬ輸送の遅延に備えて十分なドライアイスを用意していただき、サンプルは必ずドライアイスに入れて送ってください。
- ・ 記入済みの Sample\_cell\_tissue\_ID sheet.xlsx と Biosafety form.doc ファイルを印刷して、サンプルと一緒に同梱してください。

#### ■ サンプルの発送先

日本ジェネティクス株式会社 本社・営業部 宛  
住所：〒112-0004 東京都文京区後楽 1-4-14 後楽森ビル 18 階  
電話番号：03（3813）0961

〈ご発送時の連絡について〉

ご発送の準備が整いましたら、荷受けの準備が必要となりますので、[info@genetics-n.co.jp](mailto:info@genetics-n.co.jp) まで、以下の情報をお知らせください。

- 1) ご所属・ご氏名
- 2) 発送日
- 3) 追跡番号（運送会社）

#### ■ ご発送時の注意点

- 1) 冷凍便（-20℃）にてお送りください。
- 2) 日本ジェネティクス株式会社の営業日は、土日祝日・年末年始を除く平日午前9時から午後5時までとなります。  
\* 土日を含んだ発送は、リスクがあるためお控えください。
- 3) ご発送者様の元払いで上記営業時間内に日本ジェネティクス株式会社に到着するようお送りください。
- 4) 輸送時のトラブルに関しましては、日本ジェネティクス株式会社ではその責任を負いかねます。
- 5) 本確認事項を満たさないことで別途費用が発生した場合は、お客様に費用のご負担をお願いいたします。