

FAS-V 補足資料

ソフトウェアアップデート方法



日本ジェネティクス株式会社


作成:2017/12/1

1. 本体背面のシリアルをご確認ください。
シリアルによって、アップデート可能なソフトウェアのバージョンが異なります。


- ・S/N 170609012以前 Program5.1 Build139まで対応可能
- ・S/N 171031001以降 Program5.1 Build143以降も対応可能

WEBから本体のシリアルに合わせたアップデートのZIPファイルをダウンロードします。ZIPファイルを解凍し、USBメモリに新しいアップデートファイルのみを保存します。
バージョンの違いに関わらず、ファイル名は共通の「~uvci.cfg」となっています。


(注意: USBメモリにはアップデート以外のファイルは保存しないでください。)

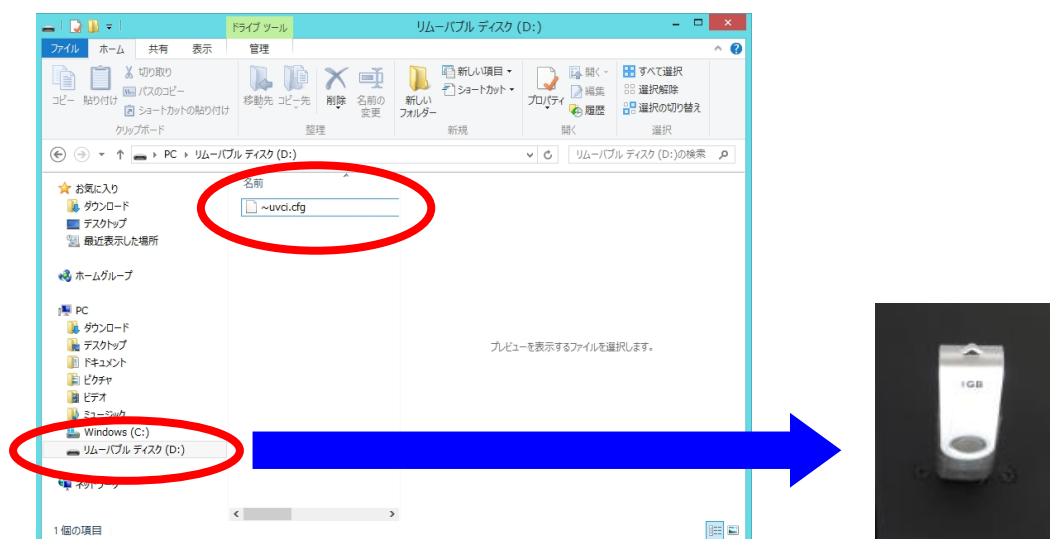


2. FAS5本体を起動し、本体にUSBメモリをセットします。

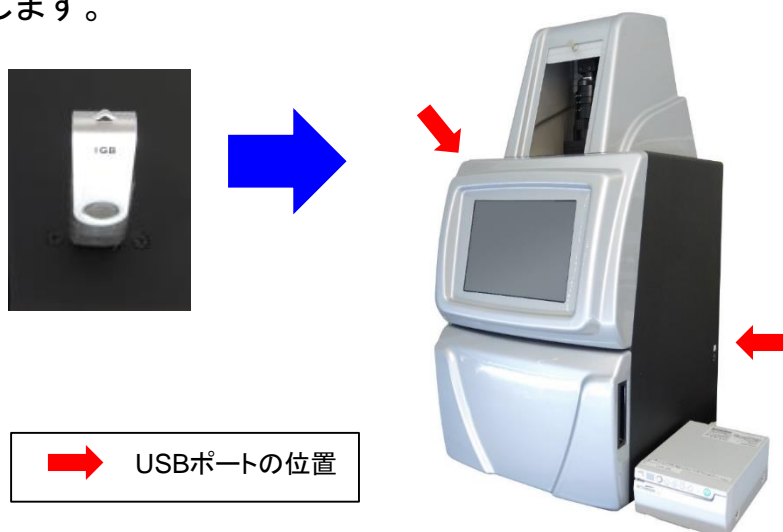

3. 「System Setup」ボタンから「About」を選択し、
念のために現在のソフトウェアバージョン情報を
メモしてください。
(デジタルカメラ等で画面を撮影しておくことをお勧めします。)

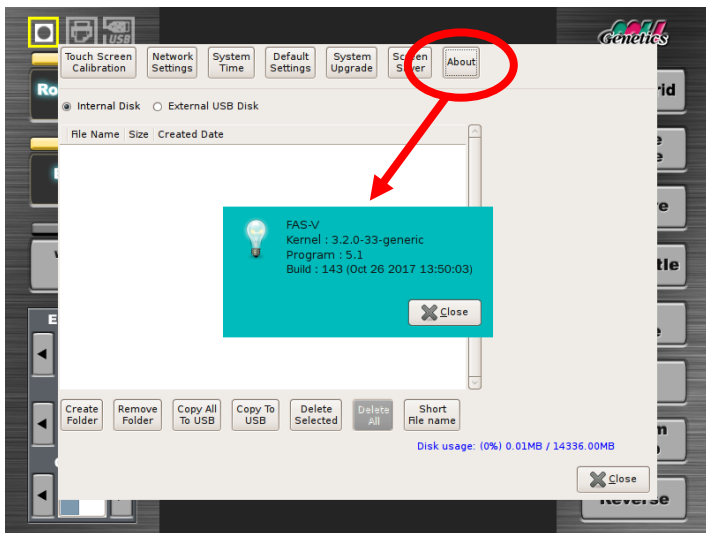

* 写真のバージョン情報は一例です。

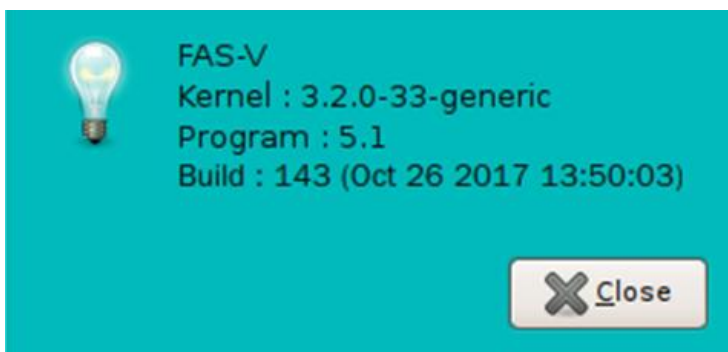

(例)
ソフトウェアバージョン情報
Program : 5.1
Build : 143


4. 「System Setup」画面の「System Upgrade」ボタンを押して、アップデートを開始します。

ご注意

1)大変恐れ入りますが、本体のシリアル番号が**170609012**以前の装置では**3.2.0-33-generic Program5.1 Build143**以降のバージョンには対応していませんので、ご注意ください。

- ・S/N 170609012以前 Program5.1 Build139まで対応可能
- ・S/N 171031001以降 Program5.1 Build143以降も対応可能


2)パスワードの入力が求められるのは、**ソフトウェアバージョン3.2.0-33-generic Program5.1 Build143**以降のバージョンとなります。これよりも前のソフトウェアバージョンの場合は(1)の操作後、そのまま(3)の操作へとお進みください。

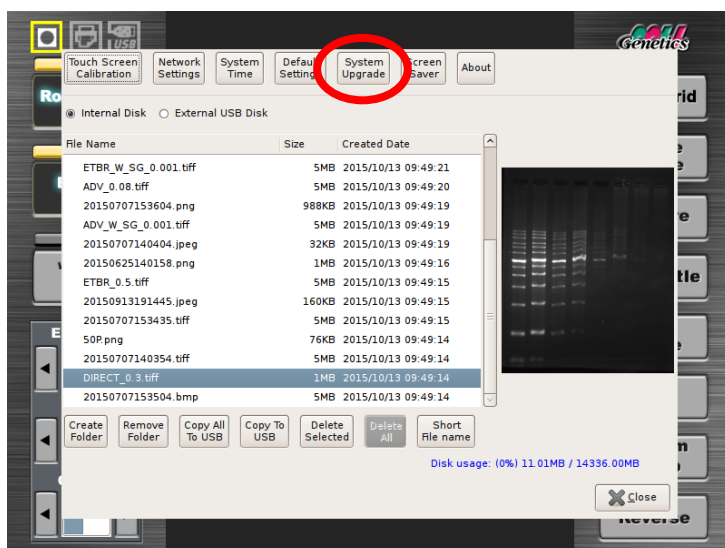

(1)「System Upgrade」ボタンを押すと、まずは確認ウィンドウが表示されます。**アップデートファイルを保存したUSBメモリが本体にセットされていることを確認してください。**

(2) * **ソフトウェアバージョン3.2.0-33-generic Program5.1 Build143**以降
“Do you want to upgrade this software ?”とメッセージが出ますので、**「Yes」を選択**してください。必要に応じて、**パスワードを入力**してアップデートを開始してください。

Password: **NG01**

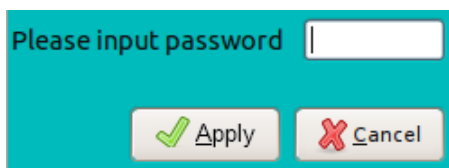

(3) * 全ソフトウェア共通

“Do you want to upgrade from USB disk ?


This action may be crash the whole system. Please pay attention to it !

After restoring, system will reboot automatically.”


とメッセージが出ますので、**「Yes」を選択**して、アップデートを開始してください。

(4) 本体システムが何回か再起動されますので、**最初のスタート画面が正常に表示されるまで、そのまま数分間お待ちください。**

5. システムが再起動したら、再度「System Setup」画面の「About」を選択し、ソフトウェアがアップデートされたことをご確認ください。

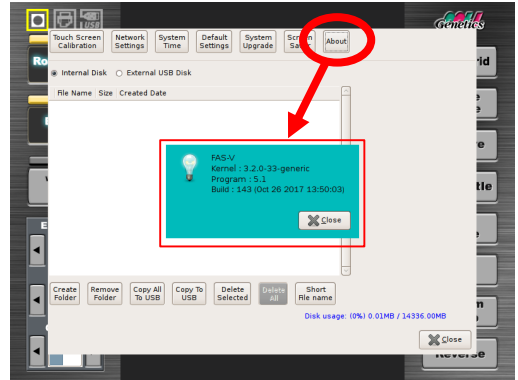


アップデート前

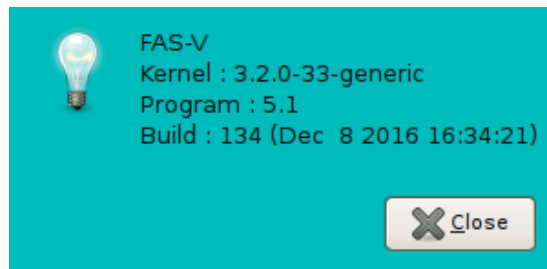

(例)
Build : 134

アップデート後

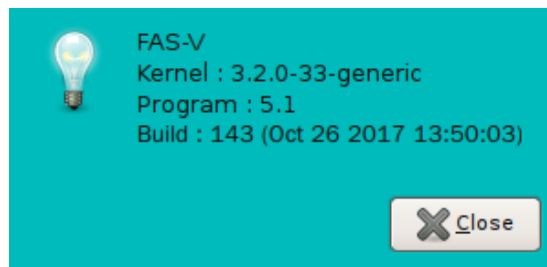

(例)
Build : 143

* 写真のバージョン情報は一例です。

