

サンプル発送ガイド


■ お送りいただく梱包物

DNA/ライブラリー調製済みサンプルの場合



- A** 保冷剤を同梱してください
- B** 緩衝材で隙間を埋めてください
- C** サンプルシート・免責同意書を同梱してください
- D** サンプル

RNAサンプルの場合

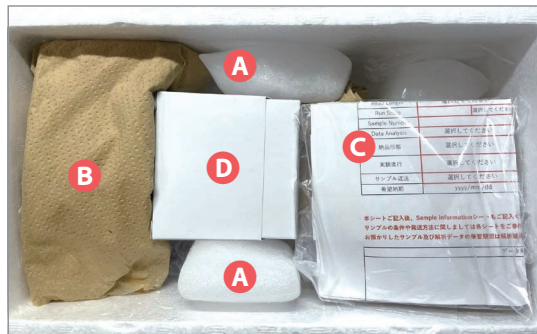


- A** ドライアイスと同梱してください
- B** 緩衝材で隙間を埋めてください
- C** サンプルシート・免責同意書を同梱してください
- D** サンプル

● 小箱の用意がない場合


サンプルチューブを緩衝材に包み50 mLの遠沈管の中に入れて、固定して送付ください。

DNA/ライブラリー調製済みサンプルの場合

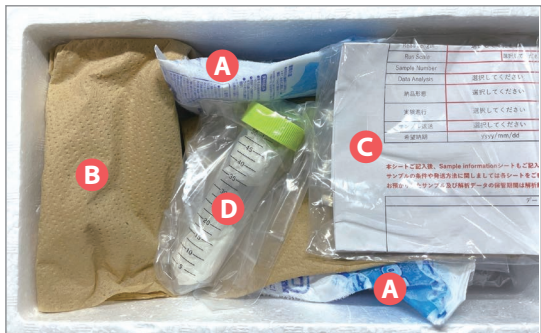

- A** 保冷剤を同梱してください
- B** 緩衝材で隙間を埋めてください
- C** サンプルシート・免責同意書を同梱してください
- D** サンプル

RNAサンプルの場合

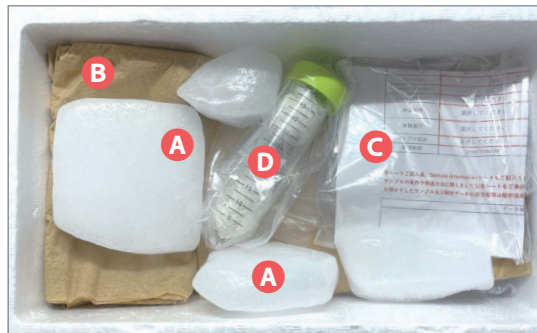

- A** ドライアイスと同梱してください
- B** 緩衝材で隙間を埋めてください
- C** サンプルシート・免責同意書を同梱してください
- D** サンプル

■ サンプルの発送先

日本ジェネティクス株式会社
本社・営業部 宛
住 所：〒112-0004 東京都文京区後楽1-4-14 後楽森ビル18階
電話番号：03 (3813) 0961

〈ご発送時の連絡について〉

ご発送の準備が整いましたら、荷受けの準備が必要となりますので、info@genetics-n.co.jp まで、以下の情報をお知らせください。

- 1) ご所属・ご氏名
- 2) 発送日
- 3) 追跡番号（運送会社）
- 4) サンプルシート *エクセルファイルを添付してお送りください。
- 5) 免責同意書 *PDFファイルを添付してお送りください。

■ お送りいただくサンプルチューブについて

- 1) 1.5 mLチューブもしくは、2 mLチューブをご使用ください。96 well Plate, PCR strip 8tubesはご使用いただけません。
- 2) チューブの名称とサンプルシートの名称は必ず一致させてください。
- 3) サンプル名は、チューブの蓋に記載してください。サンプル名称については、以下のルールで命名いただけますと幸いです。

英数字のみを使用し、12字以内で作成してください。 日本語や、右記の記号・文字は使用できません。	使用可能	英数字, _ (アンダースコア / アンダーバー)
	使用不可	日本語, - & / : ; * ? < >
最初の1字はアルファベットにしてください。 アルファベットを連続で記載する際は、2文字までに収めてください。	使用可能	例：D_01, RA_02
	使用不可	例：DNA_01, RNA_02
装置名、システム名、日付などは使用できません。	使用不可	例：CON, PRN, AUX, Clocks, NUL, COM1, LPT1, January, Sep

- 4) サンプルの液量は、可能な限り多めにご準備ください。液量が微量の場合は、輸送時に蒸発するなどのリスクがございます。
- 5) チューブに破損がないことを確認し、チューブの蓋をしっかりとしめてください。

■ 発送の注意点

- 1) 発送は冷凍便（-20℃）にてお送りください。
- 2) 弊社営業日は、土日祝日・年末年始を除く平日午前9時から午後5時までとなります。
弊社着日が上記になるようにお送りください。
*土日を含んだ発送は、リスクがあるためお控えください。
- 3) 発送者様の元払いで上記営業時間内に弊社到着するようお送りください。
- 4) 輸送時のトラブルに関しましては、弊社ではその責任を負いかねます。
- 5) 本確認事項を満たさないことで別途費用が発生した場合は、お客様に費用のご負担をお願いいたします。

