

サンプル発送前チェックリスト

こちらのシートに記入・ご署名のうえサンプルに同梱してください。

■ **サンプル発送時に同梱するもの** **サンプル発送ガイド (次頁)** をご確認ください。

- サンプル
- サンプルシート
- サンプル情報
- 免責同意書
- サンプル発送前チェックリスト (本シート)

■ 発送前のチェックリスト

- 事前に日本ジェネティクスの担当者と相談済み
- サンプルシートの必須項目 (*) は全て記入済み
- サンプルは1.5 mLもしくは2.0 mLエッペンチューブに入っている
- サンプルチューブの記載名はルールに則っている
 - 使用OK文字：英数字12文字以内、最初の1文字目は必ずアルファベット
 - 使用NG文字：日本語、記号 (-&/;:*?<>)
- サンプルシートのサンプル情報とサンプルチューブの記載名が一致している

日付 年 月 日 ご署名

サンプル発送ガイド

2026.4

■ 同梱するもの

- サンプル
- サンプルシート・サンプル情報・免責同意書
- サンプル発送前チェックリスト・・・[サンプル発送前チェックリスト](#)はこのガイドの一枚目にございます。

■ 発送と同時に行うこと


- 日本ジェネティクスにメール連絡・・・[日本ジェネティクスへのメール連絡\(次頁\)](#)をご確認ください。

■ 梱包方法の見本

サンプル、ドライアイス、緩衝材、各種書類を発砲スチロール箱に入れてください。
 サンプルはフリーズボックスなどの小箱に入れていただくのが理想的ですが、箱のご用意が難しい場合は、50 mL遠心管の中に入れて梱包いただいても構いません。



※50 mL遠心管をご使用になる場合

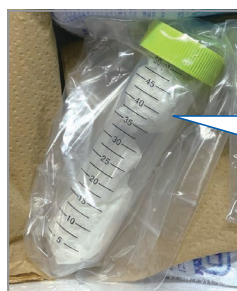

サンプルチューブを緩衝材に包み、50 mL遠心管の中に入れて固定してください。

重要！ サンプルチューブを準備する際の注意点

① お使いいただけるチューブ



1.5 mLまたは2.0 mLエッペンチューブをご使用ください。
96ウェルプレート、PCRチューブ、スクリーキャップチューブ、0.5 mLチューブはご使用いただけません。
規定外のチューブでお送りいただいた場合、返送もしくは有償にてチューブの入れ替え作業が発生いたします。

② チューブ記載名は使用可能文字にルールあり、フタに記載

サンプル記載名は以下のルールを守ったものを使用し、チューブの蓋に記載してください。

使用OK文字：英数字12文字以内、最初の1文字目は必ずアルファベット

使用NG文字：日本語、記号 (-&/;:*?<>)

③ チューブ記載名はサンプルシートのサンプル情報とかならず一致していること

④ サンプル液量は可能な限り多めにご準備ください。

液量が微量の場合は、輸送時に蒸発するなどのリスクがございます。

⑤ 破損がないことを確認！

チューブに破損がないことを確認し、チューブの蓋をしっかりと締めてください。

■ 日本ジェネティクスへのメール連絡

ご発送の準備が整いましたら、当社側にて荷受けの準備を行うためメールにてご連絡をお願いします。

送信先：ngc_service_contract@genetics-n.co.jp

メール記載情報

- 1) ご所属・ご氏名
- 2) 発送日
- 3) 追跡番号（運送会社）
- 4) サンプルシート *エクセルファイルを添付してお送りください。
- 5) サンプル情報 *PDFファイルを添付してお送りください。
- 6) 免責同意書 *PDFファイルを添付してお送りください

■ サンプルの送り先

ノボジーン 柏の葉サンプル収集センター サンプル受付担当
〒277-0882 千葉県柏市柏の葉 6-6-2 三井リンクラボ柏の葉1 605-2号室
TEL：080-7529-6779

発送に関するお問い合わせはメールにて承ります（メールアドレス：ngc_service_contract@genetics-n.co.jp）。
本社へのお電話でのお問い合わせはお控え下さい。

注意点

- * 冷凍便（-20℃）、荷送人様の元払いにてお送りください。
- * 受取可能日時：平日午前9時から午後5時まで（土日祝日・年末年始は営業していません）
土日を含んだ発送は、リスクがあるためお控えください。
- * 輸送時のトラブルに関しましては、弊社ではその責任を負いかねます。
- * **サンプル発送ガイド** および **サンプル発送前チェックリスト** に記載されている確認事項を満たさないことで別途費用が発生した場合、お客様に費用のご負担をお願いいたします。



日本ジェネティクス株式会社 〒112-0004 東京都文京区後楽1-4-14 後楽森ビル18階
<https://n-genetics.com> ☎ info@genetics-n.co.jp ☎ 03 (3813) 0961 ☎ 03 (3813) 0962