

16S rRNA解析 (V1&V2領域) 受託サービス サンプル発送ガイド

2023/04/01 Ver.1.0

■ お送りいただく梱包物

オーダーシート 2023/04/01 Ver.1.0

16S rRNA解析 (V1&V2領域)

※以下欄の各部分についてご記入ください

1. お客様情報

ご氏名	
ご住所	
Tel	
Email	

2. 販売店情報

販売店名	
ご住所	
Tel	
Email	

3. サンプル名

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	

■ 備考欄

日本ジェネティクス株式会社



採取済みサンプル (画像は採取キット)

【重要】 オーダーシートのサンプル名とお送りいただくサンプルチューブの名称は、必ず一致させてください。

■ サンプルの採取・発送方法

1. 採取キットを使用する場合

* 青い液は保管液となりますので、こぼさないでご使用ください。

【糞便キットの使用法】

- キットの梱包物をご確認ください
①採取キット ②保管用ビニール袋 ③吸水シート
- キャップ部分をねじって外します。軸の先端が採取部になっていますので、先端のS字部分を便にさして引き抜き、採便します。先端のS字部分に便が付着していれば量として問題ありません。



糞便キット




キャップを
外して
採便する



先端S字部分に
便が付着する程度の量



キャップを
する

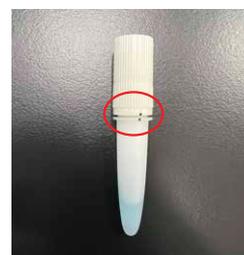

目印が合うまでしめる
チューブを軽く振る

注1) 大量に採取する必要はございません。米粒大で十分量となります。
注2) キットに含まれる青い液は、グアニジン等を含みます。手などに付着した場合は、速やかに大量の水で洗い流してください。

- 容器の周りに便がつかないように、キャップを戻して、キャップと本体の印が合うまでしめてください。その後、本体を振り便を青い保存液に分散させます。採取したキットを③吸水シートと一緒に、②保管用ビニール袋に同梱してチャックをしめます。
- 室温で弊社までご発送ください。

【唾液キットの使用法】

- キットの梱包物をご確認ください
①採取キット ②保管用ビニール袋 ③吸水シート
- キャップ部分をねじって外します。
綿棒などで唾液を拭いた後、チューブ内の青い液につけて混合してください。



5 mLチューブの中に保存液が含まれています。
保存液の中に採取した唾液を入れてください。

注1) キットに含まれる青い液は、グアニジン等を含みます。手などに付着した場合は、速やかに大量の水で洗い流してください。

- 容器の周りに唾液がつかないように、キャップをしてしめてください。
その後、採取したキットを③吸水シートと一緒に、②保管用ビニール袋に同梱してチャックをしめます。
- 冷蔵で弊社までご発送ください。

* 隙間がある場合は、緩衝材で埋めるようお願い致します。

2. 検体そのもの、その他サンプルを送付する場合

お送りいただく前に、発送方法についてお問い合わせください。
確認後、発送方法をご案内させていただきます。

■ ご送付時の連絡について

ご送付の準備が整いましたら、info@genetics-n.co.jp まで、以下、4点の情報をお知らせください。

1. ご所属・ご氏名
2. 発送日
3. 追跡番号（運送会社）
4. オーダーシート *エクセルファイルを添付してお送りください。

【重要】 サンプル発送の際は、必ず事前にご連絡ください。ご連絡が無い場合は、サンプルの受け取りを出来ない場合がございます。

■ サンプルの発送先

日本ジェネティクス株式会社
本社・営業部 宛て
住 所：〒112-0004 東京都文京区後楽1-4-14 後楽森ビル18階
電話番号：03 (3813) 0961

弊社営業日は、土日祝日や年末年始を除く平日午前9時から午後5時までとなっております。
発送者様の元払いで上記営業時間内に弊社に到着するよう、お送りください。
また、土日を含んだ発送は、リスクがあるためお控えください。

- * 輸送時のトラブルに関しては、弊社ではその責任を負いかねます。
- * 本確認事項を満たさないことで別途費用が発生した場合は、お客様に費用のご負担をお願いいたします。



日本ジェネティクス株式会社 〒112-0004 東京都文京区後楽1-4-14 後楽森ビル18階
https://n-genetics.com ☑ info@genetics-n.co.jp ☎ 03 (3813) 0961 ☎ 03 (3813) 0962